



## QUICK INFO - الإعداد

### Fridge-tag 2 L

#### 2 معلومات عن Fridge-tag




#### 1 محتويات العبوة




لتفعيل الجهاز، اضغط على زر «تعيين» و«قراءة» معاً في نفس الوقت لمدة 3 ثواني على الأقل. سيظهر التاريخ بالتنسيق التالي: يوم، شهر، سنة. ملحوظة: بعد 60 ثانية تقريباً بدون الضغط على أي زر، يعود جهاز Fridge-tag إلى وضع الاستعداد. ابدأ من البداية.

#### 5 إعداد تنسيق التاريخ

اضغط على «قراءة» لتغيير تنسيق التاريخ.

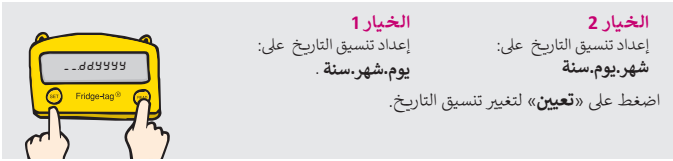

#### 3 حالة التوصيل

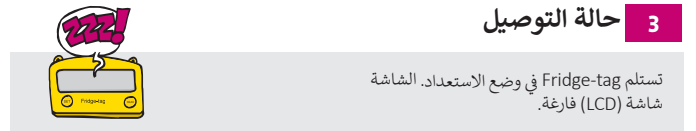

#### 4 تفعيل الجهاز

ملحوظة: بمجرد تفعيل الجهاز، لا يمكن إيقافه بعد ذلك.



#### 7 اكتمل التفعيل




بمجرد تأكيد آخر رقم في الوقت، يتم إكمال التفعيل. الآن ضع جهاز Fridge-tag إذا كان الجهاز الذي لديك بمستشعر خارجي قم بتوصيل الجهاز بالمستشعر. لن يتم عرض درجة الحرارة على الشاشة خلال أول دقيقة بعد التفعيل وليس أكثر من ذلك.

خطأ اتصال؟  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم

#### 6 إعداد التاريخ والوقت

زر «قراءة» يُستخدم لضبط الأرقام. كلمة تضغط فيها على زر «قراءة»، سيبدأ الرقم في الخانة اليمانية بمقدار 1.

زر «تعيين» يُستخدم لحفظ الرقم. بعد الضغط على زر «تعيين»، سيبدأ الرقم التالي في الوميض.

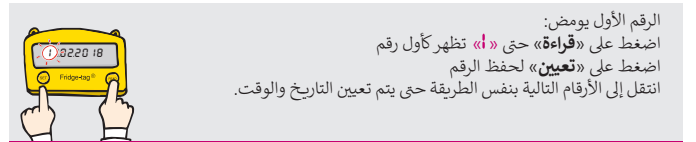

تصحيح أو تغيير الإعدادات؟  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

#### تعرف على المزيد

Fridge-tag دعم المعلومات عن المنتج



Berlinger موقع مقاطع فيديو المواصفات الفنية



قم بمسح رمز QR للعثور على المعلومات المعنية ل ك

#### 8 وضع Fridge-tag

يجب وضع جهاز Fridge-tag في الموقع المحدد. نوصي بوضع الجهاز في منتصف الثلاجة لملاحظة درجة الحرارة بدقة.

المستشعر الخارجي يجب وضع المستشعر الخارجي في موقعه المحدد قبل ساعتين من تفعيل الجهاز. نوصي للأهمية بوضع المستشعر الخارجي في منتصف الثلاجة للحصول على قراءة حرارة مثلى ولتجنب أي تداير غير صحيحة عند بدأ الجهاز.




وضع Fridge-tag؟  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.



إشارات الشاشة في وضع الإنذار

في وضع القياس، عند وجود إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:

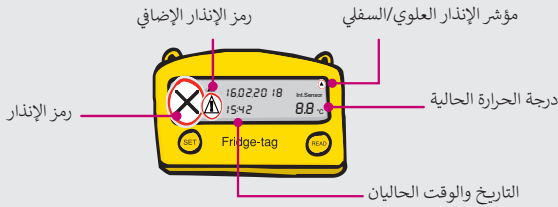


شاشة الإنذار وخيارات التأكيد  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.


1 حالة درجة الحرارة

إشارات الشاشة في الوضع المعتاد

في وضع القياس، عندما لا يوجد أي إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:

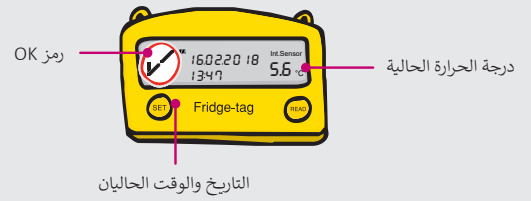


مثال على الشاشة في وضع الإنذار

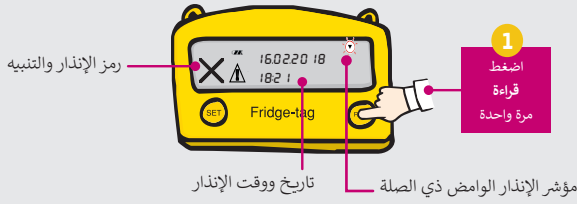

تأكيد تفاصيل الإنذار والصفحة  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

2 قراءة السجل

مثال على الشاشة في الوضع المعتاد

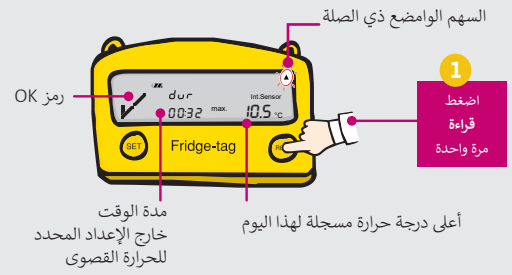

3 تنزيل التقارير




وصل الجهاز عبر منفذ يو إس بي بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو ماك

**ملحوظة:** قم بفصل المستشعر الخارجي من الجهاز أولاً


سيقوم جهاز Fridge-tag الآن بإعداد تقرير بتنسيق PDF و ASCII. قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى دقيقتين.

تنزيل التقارير؟  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

شاشة الإنذار: المعلومات الإضافية

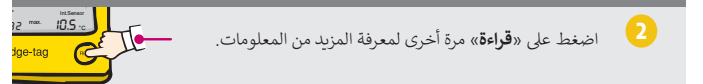

**ملحوظة:** استمر بالضغط بشكل متكرر على زر «قراءة» لقراءة تفاصيل آخر 30 يومًا.

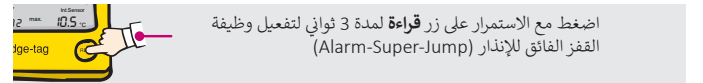

**ملحوظة:** اضغط مع الاستمرار على زر قراءة مجددًا لما لا يقل عن 3 ثواني وسيظهر الإنذار التالي على الشاشة.

تأكيد الإنذار؟  
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

