




1 محتويات العبوة




وضع Fridge-tag؟
انظر الخطوة 8

2 معلومات عن Fridge-tag

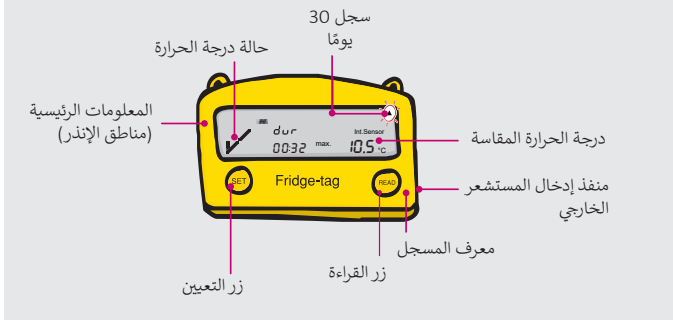

3 حالة التوصيل

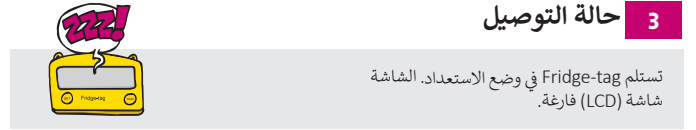


ملحوظة: إذا بلزم الأمر، يُرجى ملاحظة تاريخ التفعيل على ظهر Fridge-tag.

4 تفعيل الجهاز



لتفعيل الجهاز، اضغط على زر «تعيين» و«قراءة» معاً في نفس الوقت لمدة 3 ثواني على الأقل. سيظهر التاريخ بالتنسيق التالي: يوم، شهر، سنة. ملحوظة: بعد 60 ثانية تقريباً بدون الضغط على أي زر، يعود جهاز Fridge-tag إلى وضع الاستعداد. ابدأ من البداية.

5 إعداد تنسيق التاريخ

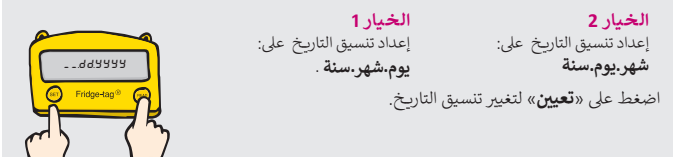

7 اكتمل التفعيل



بمجرد تأكيد آخر رقم في الوقت، يتم إكمال التفعيل. الآن ضع جهاز Fridge-tag؟ إذا كان الجهاز الذي لديك بمستشعر خارجي قم بتوصيل الجهاز بالمستشعر. لن يتم عرض درجة الحرارة على الشاشة خلال أول دقيقة بعد التفعيل وليس أكثر من ذلك

خطأ اتصال؟
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم

6 إعداد التاريخ والوقت



تعرف على المزيد



قم بمسح رمز QR للعثور على المعلومات المعنية ل ك

8 وضع Fridge-tag




وضع Fridge-tag؟
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.



إشارات الشاشة في وضع الإنذار

في وضع القياس، عند وجود إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:

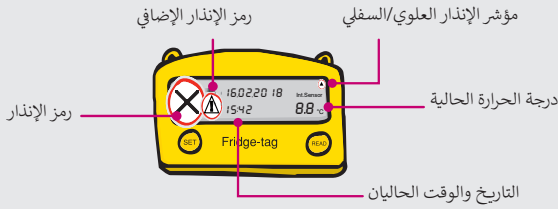


شاشة الإنذار وخيارات التأكيد
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.


1 حالة درجة الحرارة

إشارات الشاشة في الوضع المعتاد

في وضع القياس، عندما لا يوجد أي إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:

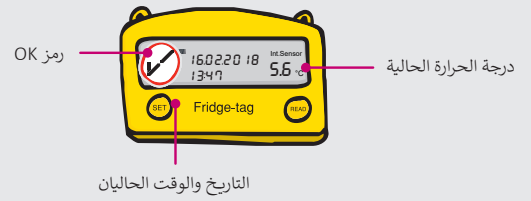


مثال على الشاشة في وضع الإنذار

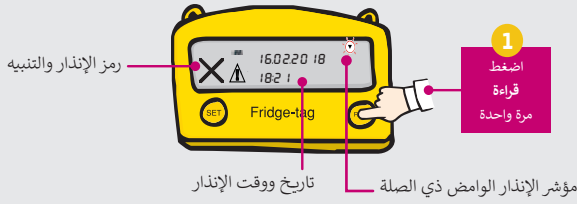

تأكيد تفاصيل الإنذار والصفحة
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

2 قراءة السجل

مثال على الشاشة في الوضع المعتاد

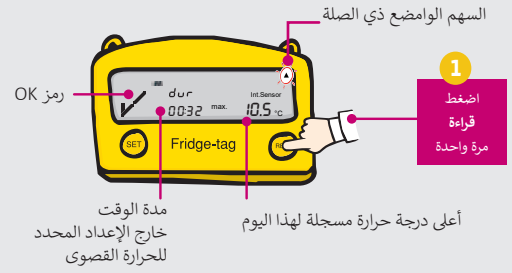

3 تنزيل التقارير




وصل الجهاز عبر منفذ يو إس بي بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو ماك

ملحوظة: قم بفصل المستشعر الخارجي من الجهاز أولاً


سيقوم جهاز Fridge-tag الآن بإعداد تقرير بتنسيق PDF و ASCII. قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى دقيقتين.

تنزيل التقارير؟
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

شاشة الإنذار: المعلومات الإضافية

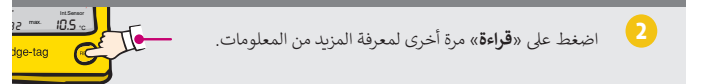

ملحوظة: استمر بالضغط بشكل متكرر على زر «قراءة» لقراءة تفاصيل آخر 30 يومًا.

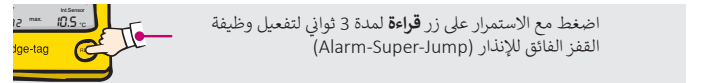

ملحوظة: اضغط مع الاستمرار على زر قراءة مجددًا لما لا يقل عن 3 ثواني وسيظهر الإنذار التالي على الشاشة.

تأكيد الإنذار؟
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

